


<b>GRF</b>	<b>Fiche de pratique</b>	01/12/11
		GRF/FP4
	<b>Le distributeur</b>	1/ 2
<b>Destinataires : élèves : secondes, première, terminale, étudiants BTS ; professeurs.</b>		

**ROLE :** Distribuer un volume de réactif à risque chimique élevé :

- fixe mais réglable,
- exact,
- de façon répétitive.

**Description**

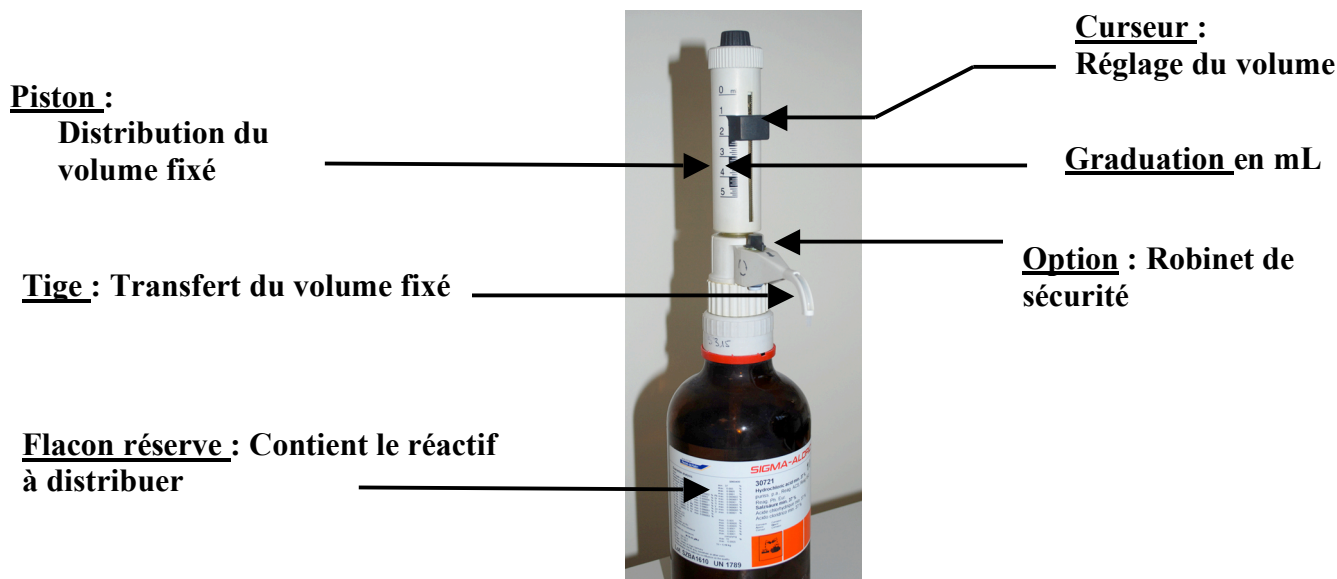

**MODE D'UTILISATION**

**- Préparation du distributeur (BTS) :**

1. **Remplir** le flacon réserve avec le produit à distribuer.
2. **Visser** le piston de distribution sur le flacon.
3. **Placer** un récipient de récupération sous la tige de transfert.
5. **Amorcer** le distributeur : **amener le réactif** à distribuer au niveau de la tige de transfert par un mouvement unique de translation vertical **répétitif** (« soulever lentement au maximum / abaisser lentement au maximum le piston »)
4. **Ouvrir** le robinet de sécurité.

**- Utilisation du distributeur**

6. **Régler** le volume fixe à distribuer en déplaçant le curseur du piston le long de la graduation jusqu'au volume désiré.
7. **Vérifier** l'absence de bulle au niveau de la tige.
8. **Placer** sous la tige le récepteur du volume désiré, délivrer le volume désiré par un mouvement **régulier de translation vertical** : « soulever lentement au maximum le piston / abaisser lentement au maximum le piston ».
9. **Replacer** après distribution le récipient de récupération sous la tige de transfert.

**- En fin de manipulation**

10. **Fermer** le robinet de sécurité en fin de distribution.
11. **Éliminer** correctement les déchets chimiques contenus dans le récipient de récupération.

Indice A	Rédacteur : GRF	Vérificateur :	Approbateur :
----------	--------------------	----------------	---------------

<b>GRF</b>	<b>Fiche de pratique</b>	01/12/11
		GRF/FP4
	<b>Le distributeur</b>	2/ 2
<b>Destinataires : élèves : secondes, première, terminale, étudiants BTS ; professeurs.</b>		

**CRITERES DE REUSSITE**

<b>Objectif.</b>	En cours de formation	En fin de formation
<i>Je prépare correctement le distributeur.</i>		
<i>Je règle le volume à distribuer au niveau de la graduation.</i>		
Je vérifie le volume délivré au niveau de la graduation.		
Je place correctement sous la tige le récepteur du volume désiré.		
Je manipule correctement le distributeur.		
Je replace le récipient de récupération sous la tige du distributeur.		

Indice A	Rédacteur : GRF	Vérificateur :	Approbateur :
----------	--------------------	----------------	---------------