

Grille enseignant

Objectif pipette jaugée											
	Je choisis la pipette jaugée appropriée au volume à prélever.	Je rince à l'eau distillée.	Je conditionne (rince) avec la solution à prélever.	Je positionne la pointe de la pipette droite et le récipient avec un angle à 45°.	J'aspire la solution à prélever jusqu'au-dessus du trait de jauge supérieur.	J'essuie la pointe de la pipette ayant plongée dans le liquide.	J'ajuste au trait de jauge supérieur (ménisque/position des yeux).	Je fais couler le volume dans son contenant (pipette droite / angle de 45°).	J'ajuste au trait de jauge inférieur (ménisque/position des yeux)	Je rince en fin de pipetage la pipette à l'eau distillée.	note

